

# L-815-1

## 偏光フィルター (L-815用)

このたびは、ホーザン L-815-1 偏光フィルター (L-815用) をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

### 各部の名称



照明側にも偏光フィルターが必要です。  
〈別売〉L-711-2 偏光フィルター (L-711用)

本品は L-815 ズームレンズ 専用です。

### ご使用方法

- 1 照明側、レンズ側にそれぞれ偏光フィルターを取り付けます(照明側の偏光フィルター取り付け方法は、L-711-2 の取扱説明書を参照)。
- 2 本器フィルター枠のローレット部分に指をかけてゆっくりと回転させ、最も観察しやすいところを求めます。



照明側の偏光方向と、本器偏光方向が90°のとき、効果が最大になります。

- ※ 反射やギラつきを完全に防げるものではありません。
- ※ 対象物により、効果が薄い場合もあります。


### 準備

#### L-815 ズームレンズ への取り付け・取り外し方



L-815 ズームレンズの先端ネジ部分に、本器のネジを奥までねじ込んで取り付けます。

取り付け・取り外しは  
胴部分を持っておこなってください。

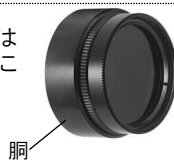

### 日常のお手入れ

ホコリはエアダスター、ブローで吹き飛ばしてください。または柔らかな毛筆(刷毛)でぬぐうかガーゼで軽くふき取ってください。

指紋または油類の汚れは無水アルコール(エチルアルコール、メチルアルコールなど)を柔らかい布にわずかに含ませて、軽くふき取ります。

※ アルコール類は引火性が高いので、取り扱いには充分ご注意ください。

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

16.12

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024