

L-KIT543/544/545/546/547

実体顕微鏡 (PC用)

本セットには、下記の製品が入っています。入組品をご確認のうえ、ご使用ください。各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

【明細表】

L-KIT543

L-835	USBカメラ
L-845	顕微鏡アダプター
L-51	実体顕微鏡
L-57-0.5	コンバージョンレンズ

L-KIT544

L-835	USBカメラ
L-845	顕微鏡アダプター
L-51	実体顕微鏡
L-57-0.5	コンバージョンレンズ
L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター ※

※ L-711 LEDライトに同梱されています。

L-KIT545


L-835	USBカメラ
L-845	顕微鏡アダプター
L-51	実体顕微鏡
L-57-0.5	コンバージョンレンズ
L-701	LEDライト

L-KIT546


L-835	USBカメラ
L-845	顕微鏡アダプター
L-51	実体顕微鏡
L-57-0.5	コンバージョンレンズ
L-717	LEDライト(面発光)

L-KIT547

L-835	USBカメラ
L-845	顕微鏡アダプター
L-51	実体顕微鏡
L-57-0.5	コンバージョンレンズ
L-715	LEDライト(同軸落射)

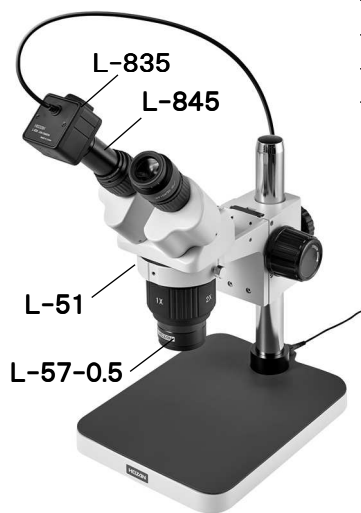

各種照明

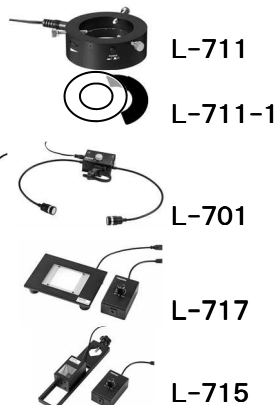

組み立て方法

1 顕微鏡の組み立て

実体顕微鏡を組み立てます。L-51の取扱説明書をご参照ください。

L-51
実体顕微鏡



コンバージョンレンズについて

コンバージョンレンズを装着すると、広範囲を観察できます。詳細はL-51の取扱説明書をご参照ください。

2 照明の取り付け

照明をレンズ、またはベース等に取り付けます。照明の取り付け方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

顕微鏡にカメラを取り付ける場合

3 カメラと顕微鏡アダプターの接続

顕微鏡アダプターを用意します。アダプター本体(左)と、変換用リング(中央、右)が入っています。変換用リング30mmφをアダプター本体に取り付けます。30.5mmφのリングは使用しません。

カメラ、顕微鏡アダプターの保護キャップを外し、ねじ込んで接続します。

カメラには、内部のセンサに保護フィルムが貼り付けられています。フィルムを剥がしてからご使用ください。



4 顕微鏡とカメラの接続

顕微鏡の片方の接眼レンズを取り外し、カメラを取り付けた顕微鏡アダプターを挿入します。



技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン 通信販売](#) [検索](#)

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024