

L-515/516

デジカメラアダプター

各部の名称



ご使用方法

- 1 お手持ちのデジタルカメラが、デジカメラアダプターのデジカメラブラケット用ネジ部の径に適合していることを確認します。適合性は表のとおりです。

	L-515	L-516
ニコン	COOLPIX900 COOLPIX990 COOLPIX995 COOLPIX4500	オリンパス C-3000Z C-3100Z C-4040Z

ご使用方法

- 最初に、L-50実体顕微鏡のピントを被写体に合わせます。左接眼レンズ(視度調整のない方)にカメラを取り付けますので、左を慎重に合わせてください。
- 接眼レンズの上から、デジカムアダプターの接眼側ブラケットをかぶせるように行き止まりまで挿入し、カメラが自重で回転しないように接眼固定ネジで固定します。
- デジタルカメラの取扱説明書に従い、カメラを操作してください。



▲注意

画像が図のように中央に来る場合と、上下左右に多少ずれる場合があります。これは、顕微鏡公差、およびアダプター取り付け上の中心ずれのためです。ご了承ください。



製品についての技術的なお問い合わせは

ホーサン テクニカルホットライン

TEL(06)6567-3132 まで

月曜日から金曜日(祝日を除く)の 9:15~12:00、13:00~17:00

ホーサン株式会社