

# L-825-1/830-1

## 顕微鏡アダプター

このたびはホーザン L-825-1/830-1 顕微鏡アダプター をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

### 各部の名称と入組明細

#### 顕微鏡

アダプター  
カメラを顕微鏡に取り付けるためのアダプターです。

六角レンチ(1.5mm)

#### シム

接眼レンズ外径φ30の顕微鏡に取り付けられるように変換するためのアタッチメントです。

#### 固定用

アタッチメントA  
顕微鏡アダプターを鏡筒に固定するために使用します。

#### 固定用

アタッチメントB

顕微鏡アダプター  
+ 固定用アタッチメントA  
を組み合わせた例

USBカメラ本体への  
取り付け例

### 注意文の警告マークについて

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

**⚠警告** … 重傷をとまなう重大事故の発生を想定してのご注意

**⚠注意** … 傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**⚠注意** として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。

### ご使用上の注意


本器は顕微鏡にCマウントカメラを取り付けるためのアダプター(レンズ)です。この目的以外に使用しないでください。

#### ⚠注意


1. 本機の分解、および改造は絶対にしないでください。故障の原因となります。
2. 水につけたり水をかけたりしないでください。
3. レンズは丁寧に取り扱いください。落下させたり強い衝撃を加えないでください。

# 顕微鏡への取り付け方法

- 1 ご使用になる顕微鏡の接眼レンズの外径を調べます。  
左接眼レンズを抜き取り、実測してください。  
左鏡筒に本器を挿入しますので、抜き取った接眼レンズは使用しません。別途保管ください。

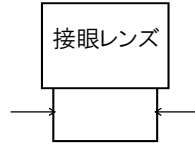

- 2 接眼レンズが30mmφの場合は、顕微鏡アダプターにシムを取り付けます。シムには固定ネジがついていきますので付属の六角レンチで軽く固定してください。  
接眼レンズが23.2mmφの場合はそのまま次へ進みます。

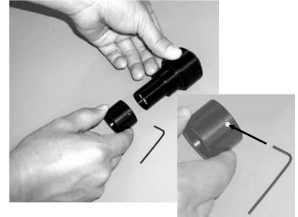

- 3 誤って顕微鏡から脱落しないように固定用アタッチメントを装着します。  
顕微鏡の接眼レンズ取り付け部分の外径を測定します。  
固定用アタッチメントには「A」「B」がありますので、顕微鏡の接眼レンズ取り付け部分の外径に合わせて2種類から選びます。  
・固定用アタッチメント「A」：38mmφ以下  
・固定用アタッチメント「B」：38～44mmφ  
顕微鏡アダプターへ時計方向に、止まるまでねじ込んでください。



- 4 顕微鏡アダプターをCマウントカメラへ取り付けます。  
時計方向に、止まるまでねじ込んでください。



- 5 顕微鏡鏡筒へ挿入し、固定ネジを軽く締め込みます。



技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00・13:00～17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。

ホーザン 通信販売 **検索**

## ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024