


L-KIT595/596/597/598/599

マイクروسコープ (モニター用)


本セットには、下記の製品が入っています。入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

【明細表】

| L-KIT595 | | L-KIT596 | | L-KIT597 | |
|----------|-------------|--------------------------|-------------|----------|-------------|
| L-851 | フルHDカメラ | L-851 | フルHDカメラ | L-851 | フルHDカメラ |
| L-802-2 | レンズ | L-802-2 | レンズ | L-802-2 | レンズ |
| L-818 | エクステンションリング | L-818 | エクステンションリング | L-818 | エクステンションリング |
| L-819 | エクステンションリング | L-819 | エクステンションリング | L-819 | エクステンションリング |
| L-509 | ホルダー | L-509 | ホルダー | L-509 | ホルダー |
| L-521 | 標準ベース | L-521 | 標準ベース | L-521 | 標準ベース |
| | | L-711 | LEDライト | L-703 | LEDライト |
| | | L-711-1 | 拡散フィルター ※ | | |
| | | ※ L-711 LEDライトに同梱されています。 | | | |
| L-KIT598 | | L-KIT599 | | | |
| L-851 | フルHDカメラ | L-851 | フルHDカメラ | | |
| L-802-2 | レンズ | L-802-2 | レンズ | | |
| L-818 | エクステンションリング | L-818 | エクステンションリング | | |
| L-819 | エクステンションリング | L-509 | ホルダー | | |
| L-509 | ホルダー | L-521 | 標準ベース | | |
| L-521 | 標準ベース | L-715 | LEDライト(面発光) | | |
| L-717 | LEDライト(面発光) | | | | |

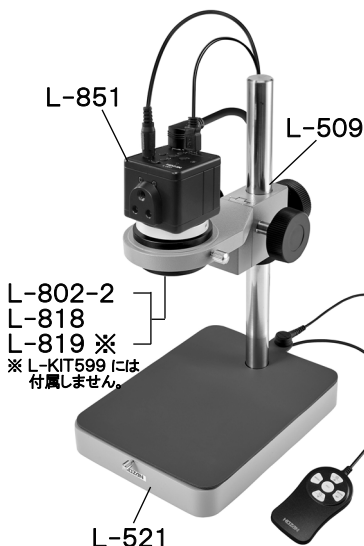

L-802-2
L-818
L-819 ※
※ L-KIT599 には
付属しません。


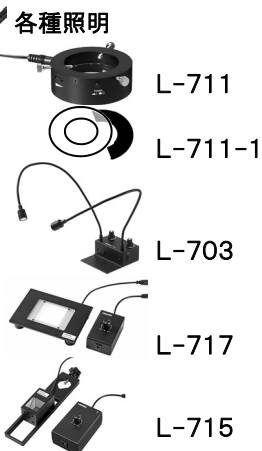


組み立て方法

1 ベースの組み立て

ベースを組み立て、ホルダーを装着します。

導電性マットを使用する場合は、先にマットを面ファスナーで固定してください。

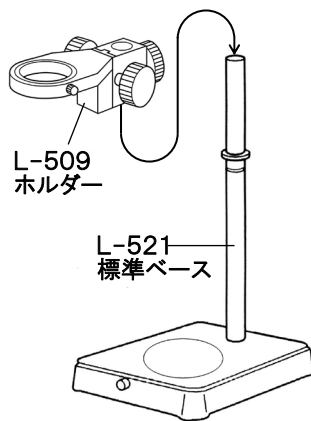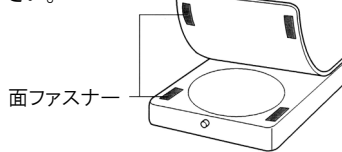

3 カメラの設置

レンズをホルダーにセットします。




2 カメラとレンズの接続

カメラの保護キャップを外し、レンズをねじ込んで接続します。



エクステンションリングについて
レンズにエクステンションリングを取り付けると、高倍率での観察が行えます。目的に応じて取り付けてください。

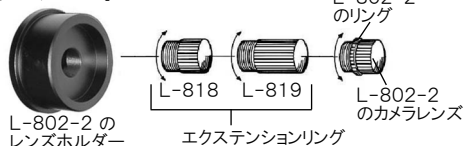

レンズに付属しているリングを取り外すと、倍率が下がり、より広い視野を得られます。しかし、作動距離が長くなるため、観察には別売の「L-520 ロングボール」が必要です。

4 照明の取り付け

照明をレンズ等に取り付けます。照明の取り付け方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hazan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 [ホーサン 通信販売](#) [検索](#)

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024