


# L-KIT712/713/714/715

## マイクロ스코ープ (PC用)

本セットには、右記の製品が入っています。  
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。  
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの  
取扱説明書をご参照ください。

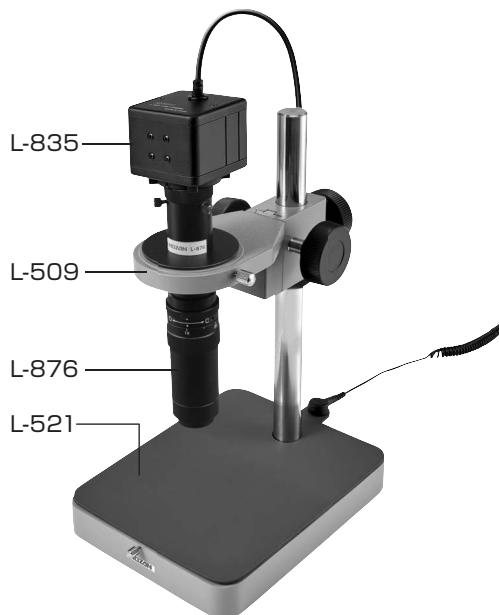

### 【明細表】

#### L-KIT712

|       |        |
|-------|--------|
| L-835 | USBカメラ |
| L-876 | ズームレンズ |
| L-509 | ホルダー   |
| L-521 | 標準ベース  |

#### L-KIT713

|         |          |
|---------|----------|
| L-835   | USBカメラ   |
| L-876   | ズームレンズ   |
| L-509   | ホルダー     |
| L-521   | 標準ベース    |
| L-711   | LEDライト   |
| L-711-1 | 拡散フィルター※ |

※L-711 LEDライトに同梱されています。

#### L-KIT714

|       |        |
|-------|--------|
| L-835 | USBカメラ |
| L-876 | ズームレンズ |
| L-509 | ホルダー   |
| L-521 | 標準ベース  |
| L-703 | LEDライト |

#### L-KIT715

|       |        |
|-------|--------|
| L-835 | USBカメラ |
| L-876 | ズームレンズ |
| L-509 | ホルダー   |
| L-521 | 標準ベース  |
| L-717 | LEDライト |

### 【各種照明】



L-711

L-711-1



L-703

L-717

## 組み立て方法

- 1** ベースの組み立て  
ベースを組み立て、  
ホルダーを装着  
します。

導電性カラーマットを  
使用する場合は、先に  
マットを面ファスナー  
で固定してください。

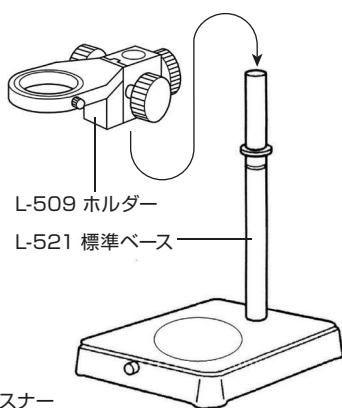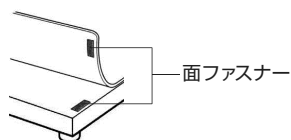

L-509 ホルダー

L-521 標準ベース

- 2** カメラとレンズの接続  
カメラ、レンズの保  
護キャップを外し、  
ねじ込んで接続し  
ます。



L-835  
USBカメラ

L-876  
ズームレンズ

- 3** カメラ・レンズの設置  
レンズをホルダーにセットします。

- 4** 照明の取り付け  
照明をレンズ等に取り付けます。  
照明の取り付け方法は、付属の  
取扱説明書をご参照ください。

### 技術的なお問い合わせ

**ホーザン テクニカルホットライン**  
☎06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp  
【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン](#) [通信販売](#) [検索](#)

## ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024