


三眼実体顕微鏡

ご使用の前に、下表より梱包内容をご確認ください。
組み立て方法については裏面に記載しています。各製品の取扱説明書とあわせてご覧ください。
この製品情報で使用している画像はご購入いただいた製品と異なる場合があります。

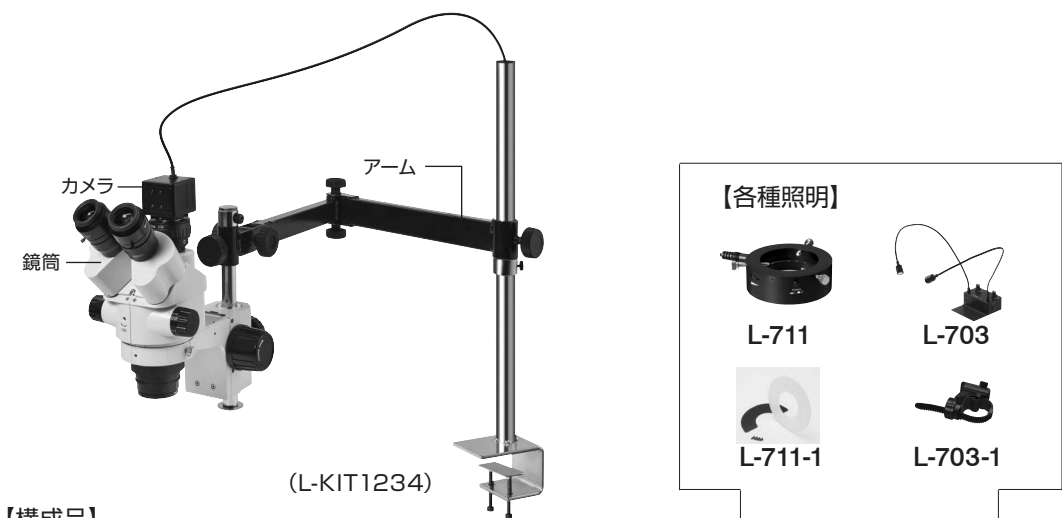

【構成品】

品番	鏡筒 / レンズ	アーム	カメラ	照明	品番
L-KIT1234	L-471 / L-472-0.5 L-546-20	L-503 L-503-1	L-837	—	L-KIT1234
L-KIT1235				L-711 / L-711-1※	L-KIT1235
L-KIT1236				L-703 / L-703-1※	L-KIT1236
L-KIT1245	L-471 / L-472-0.5 L-546-20	L-503 L-503-1	L-836	—	L-KIT1245
L-KIT1246				L-711 / L-711-1※	L-KIT1246
L-KIT1247				L-703 / L-703-1※	L-KIT1247
L-KIT1267	L-471 / L-472-0.5 L-546-20	L-503 L-503-1	L-852	—	L-KIT1267
L-KIT1268				L-711 / L-711-1※	L-KIT1268
L-KIT1269				L-703 / L-703-1※	L-KIT1269

※ L-711-1 拡散フィルターは L-711 LEDライトに、L-703-1 クランプセットは L-703 LEDライトに同梱されています。


組み立て方法

1 アームの設置

アームを作業台等に設置します。
詳細は取扱説明書をご参照ください。

2 ホルダーの取り付け

右図のように、アームにホルダーを取り付けます。
詳細は取付径変換アダプターの取扱説明書をご参照ください。

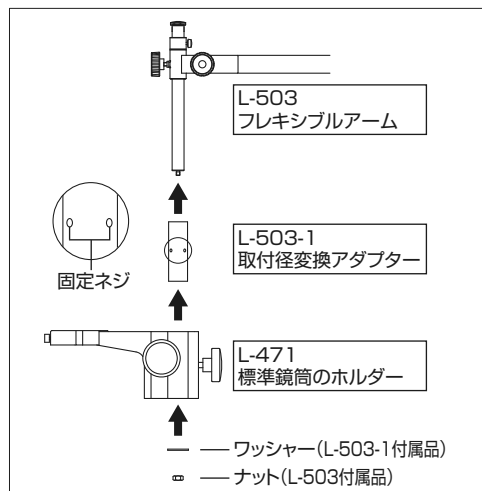


3 顕微鏡の準備

接眼レンズを鏡筒に差し込み、鏡筒をホルダーにセットします。



4 カメラの取り付け

カメラにカメラアダプターを取り付け、
鏡筒のカメラアダプター装着部に差し込みます。
詳細は鏡筒の取扱説明書をご参照ください。

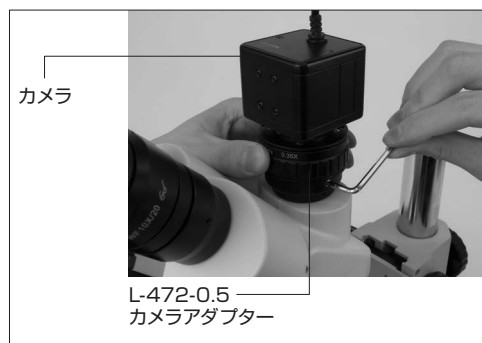

5 照明の取り付け

照明を取り付けます。
取付方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



マイクログスコープの選定をサポート

zoom & Focus



Zoom & Focus 検索

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】